



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-10/02.7	Prosedur Mutu PEMBERSIHAN ALAT-ALAT LABORATORIUM FAKULTAS PERTANIAN	DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT	
Tgl Berlaku: 17-08-2014		Revisi : 01	Hal : 1 dari 4

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU **PEMBERSIHAN ALAT-ALAT LABORATORIUM**

No Dokumen :

UNTAG-PM-10/02.7

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

Dra. Marisi Napitupulu, M.Kes
Kepala Laboratorium

Diperiksa oleh

Ir. Ismail Bakrie, M.P
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si
Rektor UNTAG

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
Dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alas an apapun membuat salinan tanpa seijin
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</p>				
<p>No. Dokumen: UNTAG-PM- 10/02.7</p>	<p style="text-align: center;">Prosedur Mutu PEMBERSIHAN ALAT-ALAT LABORATORIUM FAKULTAS PERTANIAN</p>		<p style="text-align: center;">DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT</p>		
<p>Tgl Berlaku: 17-08-2014</p>			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Revisi : 01</td> <td style="text-align: center;">Hal : 2 dari 4</td> </tr> </table>	Revisi : 01	Hal : 2 dari 4
Revisi : 01	Hal : 2 dari 4				

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu pembersihan alat-alat praktikum laboratorium disusun sebagai pedoman baku dalam pembersihan alat-alat di Laboratorium Faperta UNTAG 1945 Samarinda.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembersihan alat-alat laboratorium mencakup tabung reaksi, gelas ukur, pipet tetes, erlemeyer, petridish, mikroskop dan alat yang dipakai selama praktikum sesuai dengan prosedur pembersihan alat-alat di laboratorium Faperta UNTAG 1945 Samarinda

1.3. Referensi

- ISO 9001:2008
- Manual Mutu UNTAG 1945 Samarinda

1.4. Definisi.

Pembersihan alat-alat laboratorium adalah aturan yang berlaku dalam pembersihan alat-alat laboratorium setelah selsai praktikum, terutama residu zat kimia yang sulit dibersihkan sesuai dengan prosedur pembersihan alat alat praktikum di Laboratorium Faperta UNTAG 1945 Samarinda

1.5. Penanggung Jawab

Penanggung jawab prosedur ini adalah Kepala Laboratorium


1.6. Ketentuan Umum

Mahasiswa harus membersihkan alat-alat praktikum yang dipakai selama praktikum dan ditempatkan ditempat yang sesuai

		<p align="center">UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</p>	
<p>No. Dokumen: UNTAG-PM-10/02.7</p>	<p align="center">Prosedur Mutu PEMBERSIHAN ALAT-ALAT LABORATORIUM FAKULTAS PERTANIAN</p>	<p align="center">DOKUMEN ISO 9001:2008/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT</p>	
<p>Tgl Berlaku: 17-08-2014</p>		<p>Revisi : 01</p>	<p>Hal : 3 dari 4</p>

BAB II PEMBERSIHAN ALAT-ALAT LABORATORIUM

2.1. Alur Proses Pembersihan Alat-Alat Laboratorium Fakultas Pertanian

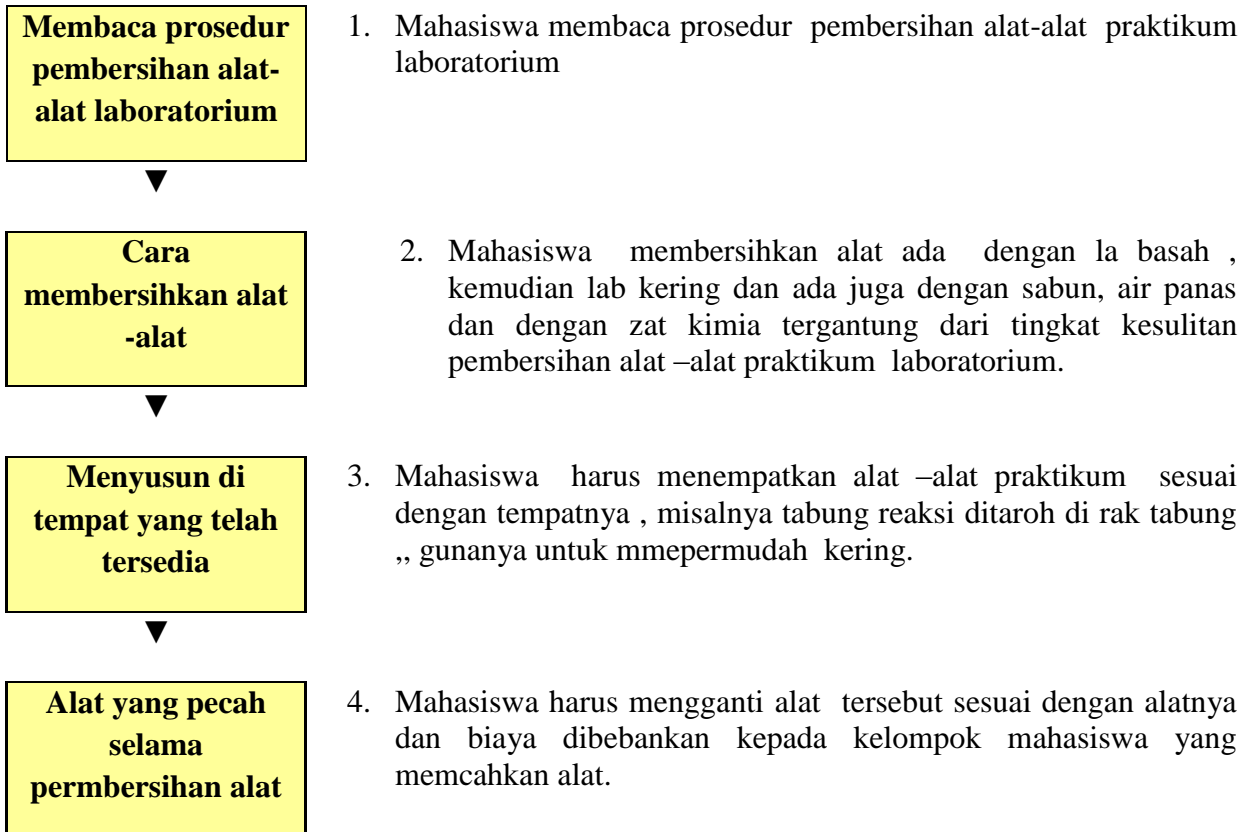

▼

**Penyimpanan alat-
alat**

5. Petugas laboratorium menyimpan alat-alat laboratorium yang sudah dibersihkan dan kering di simpan rapi sesuai ke tempat semula

2.2. Dokumen Terkait

1. Prosedur Pembersihan Alat-alat Praktikum Laboratorium (FM-PM-10/08.01)
2. Prosedur Pemakaian Alat-alat Laboratorium